



- REMARQUES :
1. LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER DE 13 MM (± 1/2 PO).
 2. POUR SE CONFORMER À LA NORME ANSI Z358.1-2014 POUR LES ÉQUIPEMENTS DE DOUCHE OCULAIRE D'URGENCE OU DE LAVAGE OCULAIRE ET FACIAL ET DE DOUCHE :
 - LE DISPOSITIF DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT ET AUX PRATIQUES DE PLOMBERIE ACCEPTABLES.
 - LE DISPOSITIF DE LAVAGE OCULAIRE OU DE LAVAGE OCULAIRE ET FACIAL DOIT ÊTRE PLACÉ DE MANIÈRE QUE LE DÉBIT DU LIQUIDE DE LAVAGE NE COULE PAS À MOINS DE 838 MM (33 PO) OU À PLUS DE 1 364 MM (53 PO) DE LA SURFACE SUR LAQUELLE SE TIENT L'UTILISATEUR ; ET 153 MM (6,0 PO) MINIMUM DU MUR OU DE L'OBSTRUCTION LA PLUS PROCHE.
 - LA DOUCHE DOIT ÊTRE POSITIONNÉE DE FAÇON À CE QUE LA POMME DE DOUCHE NE SOIT PAS INFÉRIEURE À 208,3 CM (82 PO), NI PLUS DE 243,8 CM (96 PO) DE LA SURFACE SUR LAQUELLE SE TROUVE L'UTILISATEUR.
 - LE JET DE LA DOUCHE DOIT AVOIR UN DIAMÈTRE MINIMAL DE 50,8 CM (20 PO) À 152,4 CM (60 PO) AU-DESSUS DE LA SURFACE SUR LAQUELLE L'UTILISATEUR SE TIENT, ET LE CENTRE DU JET DOIT ÊTRE SITUÉ À AU MOINS 40,6 CM (16 PO) AU-DESSUS DU SOL À PARTIR DE N'IMPORTE QUELLE OBSTRUCTION.

3 NE PAS UTILISER DE SCÉLANT ORDINAIRE. SI NÉCESSAIRE, UTILISEZ LE SCÉLANT DOW CORNING 832 EN PLAÇANT 5 PETITES GOUTTES SUR LES FILETS MÂLES, JUSTE AU-DESSUS DU PREMIER FILET.



1455 KLEPPE LANE
SPARKS, NEVADA 89431
(775) 359-4712 FAX (775) 359-7424
COURRIEL : HAWS@HAWS.CO.COM
SITE WEB : WWW.HAWS.CO.COM

AMT N°	RÉVISÉ	PAR :	MODÈLE(S)	NUMÉRO DE PIÈCE
	AMT : 5866	JL		0002080162.D
DESSINÉ	DATE :	VÉRIFIÉ		RÉVISION
SLS	2008-04-25	BJM	8300-8309/8300CRP-8309CRP	26
APPROUVÉ :	DATE :	INSTALLATION	ÉCHELLE :	PAGE 1 SUR 1
JL	2023-01-12		S.O.	