



DÉTAILS DE MONTAGE

ÉCHELLE 10 : 1

REMARQUES :

1. LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER DE 13 mm (± 1/2 po).
2. POUR SE CONFORMER À LA NORME ANSI Z358.1-2014 POUR LES ÉQUIPEMENTS DE DOUCHE OCULAIRE D'URGENCE OU DE LAVAGE OCULAIRE ET FACIAL ET DE DOUCHE :
 - LE DISPOSITIF DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT ET AUX PRATIQUES DE PLOMBERIE ACCEPTABLES.
 - LE DISPOSITIF DE LAVAGE OCULAIRE OU DE LAVAGE OCULAIRE ET FACIAL DOIT ÊTRE PLACÉ DE MANIÈRE QUE LE DÉBIT DU LIQUIDE DE LAVAGE NE COULE PAS À MOINS DE 838 mm (33 PO) OU À PLUS DE 1 364 mm (53 PO) DE LA SURFACE SUR LAQUELLE SE TIENT L'UTILISATEUR ; ET À AU MOINS 153 mm (6 PO) DU MUR OU DE L'OBSTACLE LE PLUS PROCHE.
 - LA DOUCHE DOIT ÊTRE POSITIONNÉE DE FAÇON À CE QUE LA POMME DE DOUCHE NE SOIT PAS À MOINS DE 208,3 cm (82 PO) NI À PLUS DE 243,8 cm (96 PO) DE LA SURFACE SUR LAQUELLE SE TIENT L'UTILISATEUR.
 - LE JET DE LA DOUCHE DOIT AVOIR UN DIAMÈTRE MINIMAL DE 50,8 cm (20 PO). À 152,4 cm (60 PO) AU-DESSUS DE LA SURFACE SUR LAQUELLE L'UTILISATEUR SE TIENT, ET LE CENTRE DU JET DOIT ÊTRE SITUÉ À AU MOINS 40,6 cm (16 PO) DE TOUT OBSTACLE.

3 N'UTILISEZ PAS DE PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ ORDINAIRE. SI NÉCESSAIRE, UTILISEZ LE SCELLANT DOW CORNING 832 EN APPLIQUANT 5 PETITES GOUTTES SUR LE FILETAGE MÂLE, JUSTE AU-DESSUS DU PREMIER FILETAGE.

		1455 KLEPPE LANESPARKS, NEVADA 89431(775) 359-4712 FAX (775) 359-7424 COURRIEL : HAWS@HAWS.CO.COM SITE WEB : WWW.HAWS.CO.COM		
AMT N°	RÉVISÉ SELON L'AMT-5497	PAR : J.V.	MODÈLE(S)	NUMÉRO DE PIÈCE
DESSINÉ PAR : SLS	DATE : 04/25/08	VÉRIFIÉ PAR : DP	8300-8309/8300CRP-8309CRP	0002080162 D
APPROUVÉ : NE	DATE : 01/14/20	ÉCHELLE : S.O.	TYPE DE DESSIN :	RÉVISION 25
		INSTALLATION	TAILLE : A	PAGE 1 SUR 1